


PANNEAU  
DÉMINÉRALISATEUR  
REF.EFP 205

**ERICHSEN**


+33 (0)4 75 60 11 77  
info@erichsen.fr

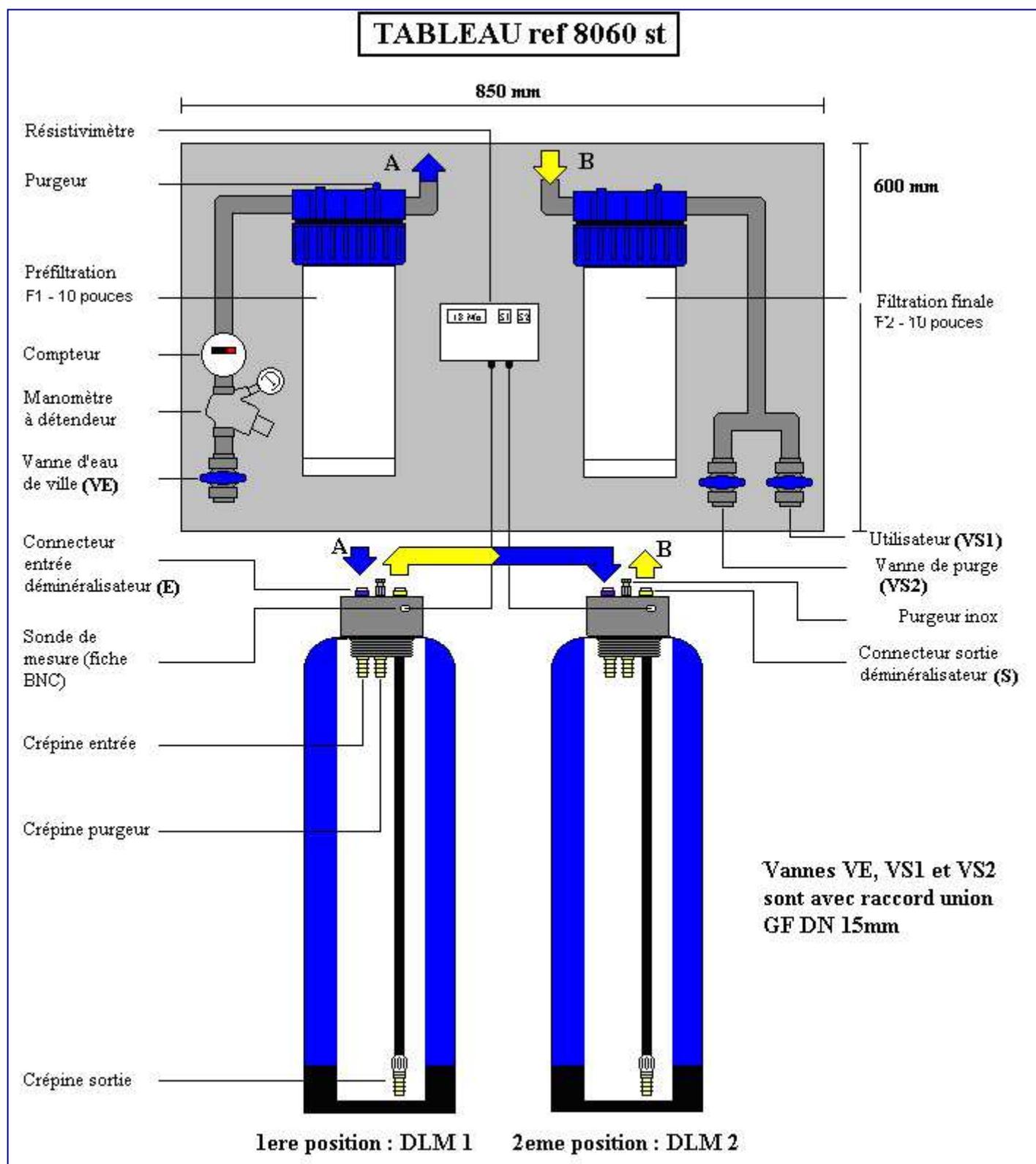

PANNEAU  
DÉMINÉRALISATEUR  
REF.EFP 205

**ERICHSEN**

+33 (0)4 75 60 11 77  
info@erichsen.fr

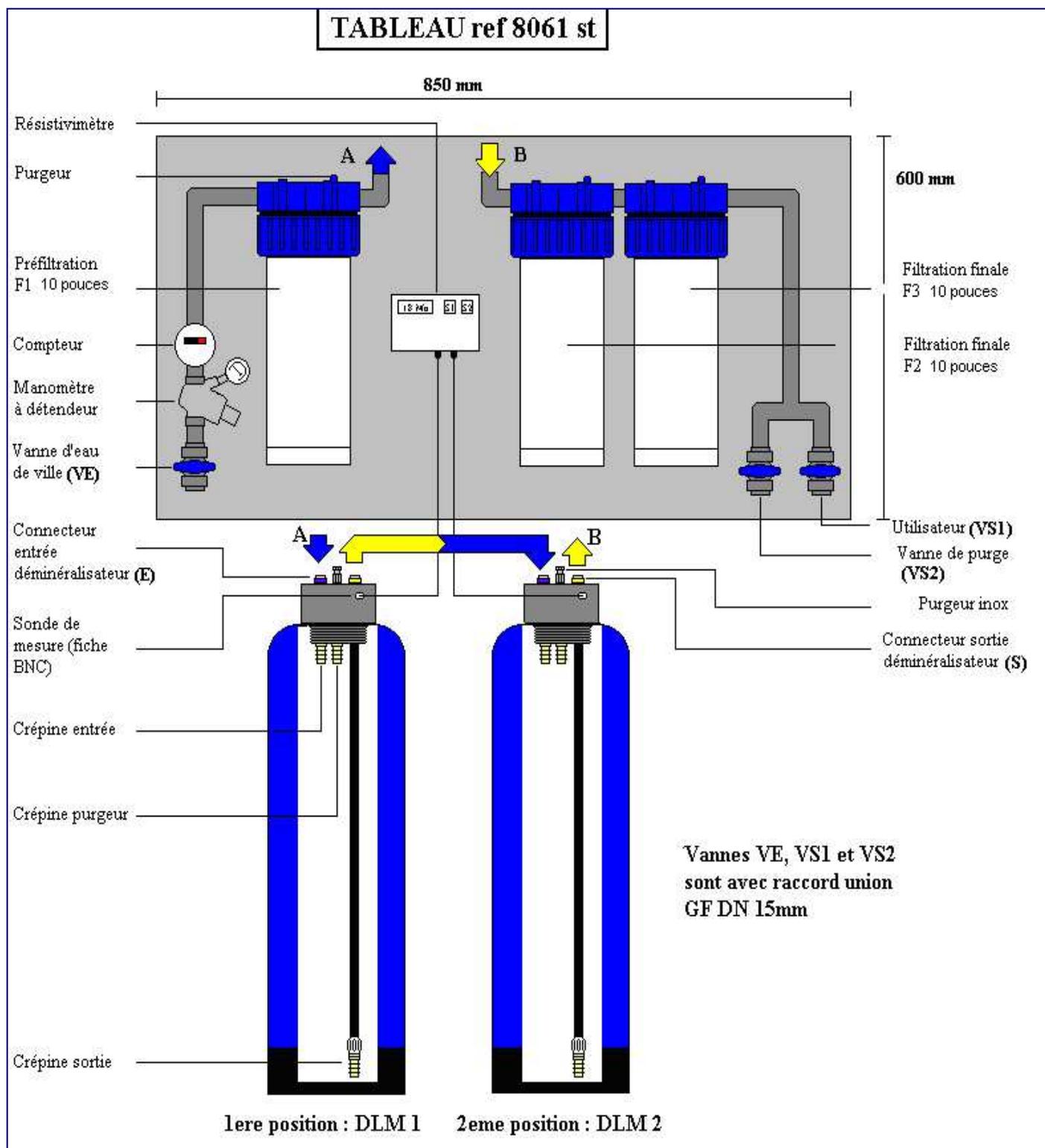

1/ Avant tous raccordements sur notre installation, purger à l'égout la canalisation d'eau froide servant à alimenter l'installation jusqu'à ce que l'eau coule claire afin d'éviter le colmatage des filtres dû aux dépôts dans la canalisation

2/ • Une fois l'eau de ville froide raccordée sur la vanne en amont du compteur (VE), positionner les deux déminéralisateurs afin de les brancher en série de la façon suivante :

**Gamme DLM 11 à DLM 105 :**

- Le flexible avec les 2 embouts bleus doit être raccordé à la sortie du filtre (F1) et à l'entrée (E) du déminéralisateur DLM1.
- Le pont (flexible avec embout jaune et bleu) doit être raccordé à son extrémité jaune à la sortie (S1) du déminéralisateur DLM1, et à son autre extrémité bleue à l'entrée E2 du déminéralisateur DLM2.
- Le flexible avec les embouts jaunes est à raccorder à la sortie (S2) du déminéralisateur DLM2 et à l'entrée du filtre final F2.

**NOTA : La sortie eau déminéralisée est toujours du côté de la sonde**

3/ Ouvrir moyennement la vanne d'eau de ville, puis dévisser légèrement les purges INOX sur le haut de chaque déminéralisateur afin que l'air des cylindres s'échappe.

4/ Brancher alors le résistivimètre et raccorder la sonde du déminéralisateur DLM1 sur le cordon avec fiche BNC de gauche. Faire de même pour le cordon de droite sur le DLM2.

5/ Une fois l'air purgée des cylindres DML1 et DLM2, refermer les 2 purges, ouvrir à fond la vanne d'eau de ville et purger environ 1,5 fois le volume du DLM à l'égout par la vanne VS1 ou VS2. Purger l'air présent dans le corps de filtre.

6/ Mesure : Voir documentation résistivimètre :

- ECO 100
- ECO 100 +
- LAS
- 319 ML / RdV

**IMPORTANT**

**IL FAUT IMPERATIVEMENT UNE CIRCULATION D EAU POUR TESTER LA RESISTIVITE DE VOTRE EAU DEMINERALISEE**

**CONTACT**

ERICHSEN

9 Cours Manuel de Falla Z.I. MOZART - 26000 Valence - FRANCE

+33 (0)4 75 60 11 77 - info@erichsen.fr - www.erichsen.fr